



1》将水分仪水平放置、调整前面的底脚轮、直到水平器内的气泡调入园圃中为止。

2》将水分仪电源插座插入电源插座能。

3》按 ON/OFF 键天平开机，水分仪显示主屏幕。

4》样品盘能放入适量的样品。（样品尽可能要均匀水平铺在样品盘上）

5》然后把样品盘放在称盘上、合上加热罩，带显示稳定后按 SIART/STOP 键，水分测试开始。蜂鸣器发生报警声，表示测量结束。

显示屏显示出测量所用的时间和样品的水分含量及样品的初重、烘干后重量。

注意：水分仪测试过程中，按 SIART/STOP 键可以终止测试。

6》水分仪可连接打印机，按 PRINT 键打印机打印出样品的编号、初始重量、测试结束的重量、测试结束时的温度、测试所用的时间及水分含量

7》水分测试完毕，进行下一次试验。

